

## 培养箱抑菌剂 Incubator Antimicrobial Agent

| 产品编号          | 产品名称   | 包装规格  |
|---------------|--------|-------|
| NBS8572-500ml | 培养箱抑菌剂 | 500ml |

### 产品简介:

本产品为新一代细胞培养箱专用除菌剂，含多重高效杀菌成分，可彻底清除细菌、真菌及其芽孢/孢子、支原体、病毒等细胞培养常见污染物，广谱杀菌不留死角。其独特配方无色无味，作用后完全分解为水和氧气，无任何残留毒性与毒副产物，对金属、橡胶等培养箱部件无腐蚀，彻底告别 75%酒精和 84 消毒液的刺激气味与腐蚀性风险，为日常灭菌提供安全环保解决方案。本产品对细胞无毒性干扰，可在不搬离细胞的情况下直接使用，极大提升实验便利性。建议 7-10 天处理一次，配合细胞培养箱水盘抑菌剂（NBS8571）使用效果更佳，是保障细胞培养环境洁净、避免交叉污染的理想选择。

### 保存条件:

常温保存（一年有效）

### 使用说明:

先将培养箱清理干净，采用以下任一方式处理：

1. 喷洒法：将本品直接均匀喷洒于培养箱内壁、隔板、水盘等处，建议重复三遍，可快速杀灭常见微生物。
2. 擦拭法：用脱脂棉球或洁净纸巾浸泡本品后进行局部擦拭。

处理后密闭培养箱作用 20-30 分钟，待除菌剂分解后即可正常使用。建议每 7-10 天处理一次；搭配细胞培养箱水盘抑菌剂（NBS8571）使用，效果更佳。

### 注意事项:

1. 本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
2. 污染严重时期或者梅雨季节时，可适当增加用量。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**相关产品：**

| 产品编号           | 产品名称                    |
|----------------|-------------------------|
| <u>NBS8571</u> | <u>细胞培养箱水盘抑菌剂（500×）</u> |
| <u>NBS8572</u> | <u>培养箱抑菌剂</u>           |
| <u>NBS8573</u> | <u>细胞房抑菌剂</u>           |
| <u>NBS8574</u> | <u>水浴锅抑菌剂（1000×）</u>    |

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！