

细胞房抑菌剂

Laboratory Antimicrobial Agent

| 产品编号 | 产品名称 | 包装规格 |
|---------------|--------|-------|
| NBS8573-500ml | 细胞房抑菌剂 | 500ml |

产品简介:

本产品为广谱、高效、无残留型环境消毒剂，专为无菌操作间（如细胞房）的日常消杀而设计。其复合配方可快速清除空气中、墙面、地面、设备表面及死角区域的细菌、真菌及其芽孢/孢子、支原体、病毒等各类微生物，全面阻断细胞培养污染源。本产品无色无味，作用后完全分解为水和氧气，无任何毒副产物残留，彻底替代 75%酒精、84 消毒液等传统刺激性、腐蚀性消毒剂，为细胞房提供安全、环保、持久的洁净保障。

保存条件:

常温保存（一年有效）

使用说明:

采用喷洒法或擦拭法处理：

1. 喷洒法：将本品直接均匀喷洒于墙面、地面、桌面、设备表面及死角等处，建议重复两遍，可快速杀灭常见微生物。
2. 擦拭法：用脱脂棉球或洁净纸巾浸泡本品后进行局部擦拭。

处理后密闭环境 20–30 分钟，确保除菌效果后即可正常使用。建议每 7–10 天处理一次；可与紫外线消毒配合使用，效果更佳。每平方米推荐用量为 4–10ml。

注意事项:

1. 本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请立即用大量清水冲洗。
2. 污染严重时期或者梅雨季节时，可适当增加用量。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

| 产品编号 | 产品名称 |
|----------------|-------------------------|
| <u>NBS8571</u> | <u>细胞培养箱水盘抑菌剂（500×）</u> |
| <u>NBS8572</u> | <u>培养箱抑菌剂</u> |
| <u>NBS8573</u> | <u>细胞房抑菌剂</u> |
| <u>NBS8574</u> | <u>水浴锅抑菌剂（1000×）</u> |

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！