

水浴锅抑菌剂 (1000×) Water Bath Antimicrobial Agent (1000×)

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8574-100ml	水浴锅抑菌剂 (1000×)	100ml

产品简介:

本产品是为水浴锅水体消毒专门研发的广谱、高效、无残留型抑菌剂。其多重高效杀菌成分可彻底清除影响细胞培养的细菌、真菌及其芽孢/孢子、支原体、病毒等各类微生物，阻断污染源，保障实验稳定性。

本产品无色无味，作用后完全分解为水和氧气，无任何毒副产物残留，彻底摒弃传统硫酸铜等强腐蚀性消毒剂对设备的损害风险，为日常水体维护提供安全、环保的理想方案。对不锈钢、塑料等材质无腐蚀性，不影响温度传感器精度，可长期安全使用。按 1:500–1:1000 比例添加，每 7–10 天处理一次，即可持续保持水浴锅水体洁净，是细胞房、微生物实验室水浴设备抑菌防腐的可靠选择。

保存条件:

常温保存 (一年有效)

使用说明:

- 清洁水盘:** 首次使用前，建议用细胞房抑菌剂 (NBS8573) 或 75%酒精擦拭水浴锅内表面，彻底清除生物膜与残留污染物。
- 配制抑菌液:** 向清洁后的水浴锅中加入所需体积的水，按 1:500–1:1000 比例加入本品 (如 10 L 水加入 10–20 mL 本品)，混匀即可。
- 补液维护:** 后续添加水时，按相同比例补充本品，维持持续抑菌效果。
- 定期更换:** 建议每 7–10 天彻底更换水浴锅用水，防止污染物累积。

注意事项:

- 本产品安全无毒，无刺激性，但是在使用过程中建议佩戴口罩，避免和皮肤黏膜接触，如果接触请 立即用大量清水冲洗。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS8571</u>	<u>细胞培养箱水盘抑菌剂 (500×)</u>	100ml
		500ml
<u>NBS8572</u>	<u>培养箱抑菌剂</u>	500ml
<u>NBS8573</u>	<u>细胞房抑菌剂</u>	500ml
<u>NBS8574</u>	<u>水浴锅抑菌剂 (1000×)</u>	100ml

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！